

Fiche technique : utilisation du microscope polarisant

Lumière analysée non polarisée (LANP = LPNA)


En lumière analysée non polarisée : **débrayer**
le polariseur.



Polariseur « débrayé »

Lumière polarisée analysée (= LPA)

Placer le polariseur dans l'axe optique et **positionner** les repères sur le même axe. **Une fois le polariseur installé, ne pas le faire tourner** ; pour **observer** les différentes teintes de polarisation de la lame mince, faire alors **tourner** la platine tournante.

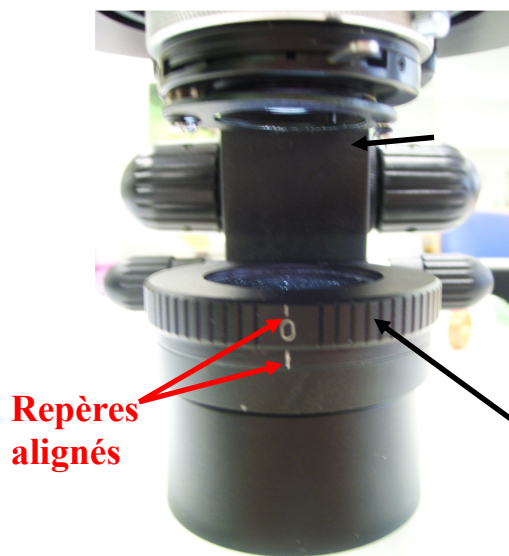

Repères
alignés

Polariseur installé dans
l'axe optique