

Critères de réussite d'une observation microscopique

Mise en place du microscope	➤ Microscope branché (fil non enroulé autour du microscope) et allumé ➤ Microscope positionné au bord de la table ➤ Potence opposée à soi
Mise en place de la lame	➤ Platine basse ➤ Lame insérée dans la pince sur la platine ➤ Lame correctement positionnée (lamelle vers le dessus)
Utilisation du microscope	➤ Du plus petit au plus gros objectif ➤ Déplacement de la platine avec les vis ➤ Utilisation des vis macro et micrométrique pour la mise au point ➤ Au gros objectif, mise au point en éloignant la platine de l'objectif uniquement (risque de toucher/casser la lame avec l'objectif)
Présentation de l'observation à l'examineur	➤ Objet biologique visible et centré ➤ Image nette ➤ Eclairage adapté ➤ Grossissement judicieusement choisi
Rangement de l'appareil	➤ Remise dans l'état initial, cordon d'alimentation enroulé et protection